

タッチフリーモップシステム PurMop® 2.0 ERGO

ISO	3	4	5	6	7	8
GMP		A/B	C	D		



PurMop® 2.0 ERGOは、これまでにない「タッチフリー」でモップクロスを着脱できるモップシステムです。

<特徴>

① 清掃時のクロスコンタミを防止

100%タッチフリーでクロスの着脱ができます。すすぎ作業が無いので、汚染された薬剤にモップを浸すことがありません。

② 清掃作業の標準化

「Mop Wetting Device」*により、だれでも一定量の薬剤で清掃できます。作業員間の薬剤使用量のバラつきが発生しないため、再現性の高い清掃が可能です。

③ 清掃時間の短縮・効率化

従来のモップシステムの「クロス交換作業のためのしゃがみ込み」、「クロス絞り」作業を必要としないため、清掃の効率化が可能です。



使用方法



Step 1

1槽目のバケツにモップを押し込むと手で触れずにモップにクロスが装着できます。



Step 2

2槽目のバケツで薬剤をモップに含ませます。「Mop Wetting Device」*により誰でも一定量の薬剤を含ませることができます。



Step 3

清掃後、汚れたクロスに触れずに廃棄することができます。


材質: カート・バケツ : SUS304 * 電解研磨済み
 キャスター : 耐熱ゴム * グリース不使用
 その他付属品 : SUS304 * 電解研磨済み

滅菌: オートクレーブ対応 (121° C-20 min / 134° C-5 min)

推奨アクセサリ: PurMop® KEK40 ステンレスモップフレーム
 PurMop® SET2070 / SET2100 伸縮ステンレスハンドル
 PurMop® ディスポーザ減菌済みモップクロス 各種

商品コード/商品名: 31100-001 / PurMop® 2.0 ERGO-S 210
 31100-013 / PurMop® ステンレスモップフレーム

31100-011 / PurMop® SET2070伸縮ステンレスハンドル
 31100-012 / PurMop® SET2100伸縮ステンレスハンドル

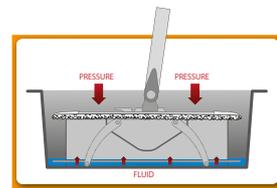

* 「Mop Wetting Device」
 作業員間の薬剤使用量のバラつきを抑える専用器具。再現性の高い清掃を実現します。

輸入販売元:



原田産業株式会社
 ラボ・ファーマチーム

大阪
 〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-2

東京
 〒100-7026 東京都千代田区丸の内 2-7-2
 JPタワー26階

Tel : (06)-6244-0974 Fax : (06)-4704-9157 Tel : (03)-3213-8294 Fax : (03)-3213-8399



← 電子カタログはこちら

メールでのお問い合わせ
 pharm@haradacorp.co.jp