

COMFORT & PROTECTION

BioCleanD™ Drop-Down
Sterile Garments with Hood

☑ 顔あきタイプあり



現場のニーズを集約した、
新しい無菌室用ディスポウェア。

- ☑ 裾・袖が床に触れないオリジナルデザイン
- ☑ 専用タグでウェアの外側に触れず着用可能
- ☑ 着用時、バランスを崩しにくい
- ☑ 更衣回数一回でフード・マスク・ウェアを着用
- ☑ 親指用ループで手首の露出を防止
- ☑ フード一体型でフードとウェアの境目が開かない
- ☑ 短時間で着用可能



BioCleanD™ OverBoots
Sterile Disposable Overboots

- ☑ 軽量で低発塵性のCleanTogh生地
- ☑ 開口部のゴムによりしっかり足にフィット
- ☑ 膝下部の紐を結ぶ事で足の固定を維持
- ☑ 防滑性を持つ底の採用で滑りにくい



現状の問題


問題点 1 センターファスナーのウェアは、
外側に触れずに着用することが難しい。



問題点 2 センターファスナーのウェアは、
床に触れずに着用することが難しい。



問題点 3 更衣回数が多いと
表面接触リスクが増えてしまう。

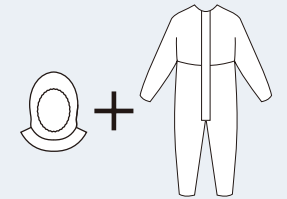

更衣回数2回 ➡ 表面接触リスク増加

▶ BioClean-D Drop-down マスク付が問題解決！


着衣の手順

1. カバーオールの内側を持ち、
頭からかぶります。体を揺すり、
または外側にある青いタブを引
いてカバーオールを下ろします。
2. 右足を足首の開口部に通し、
右膝上にある青いタブを持ちます。
3. 右足を真っ直ぐにしたまま
ファスナーを上げます。
4. 右手で青いタブを持ったまま、
左腰にある青いタブまで
ファスナーを引きます。
5. 左腰にある青いタブを掴み、
ファスナーを下げます。
6. 全青タブを取り除き、全ての
タブを廃棄して着用完了です。

Finish!

色	白
材質	Clean Tough ポリプロピレン不織布 ポリエチレンフィルムの複合素材
品質管理	ISO 9001:2015 認定取得工場
滅菌	ガンマ線滅菌、SAL10 ⁻⁶
Lot 表示	個包装、ケースに表示
包装環境	ISO クラス 4 の環境下にてパッキング
使用期限	3 年

Size	Chest	Height
S	84 - 92 (33" - 36")	164 - 170 (5'4" - 5'6")
M	92 - 100 (36" - 39")	170 - 176 (5'6" - 5'9")
L	100 - 108 (39" - 42")	176 - 182 (5'9" - 6'0")
XL	108 - 116 (42" - 45")	182 - 188 (6'0" - 6'2")

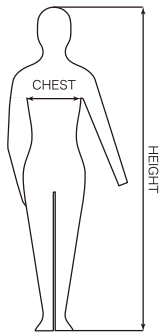

BioClean-D Drop-down マスク付

商品コード	サイズ	入数	梱包形態
32000-152	S	20 着 / ケース	1 着 / ダブルバッグ × 20 / ライナー袋 / ケース
32000-153	M		
32000-154	L		
32000-155	XL		

BioClean-D Drop-down

商品コード	サイズ	入数	梱包形態
32000-132	S	20 着 / ケース	1 着 / ダブルバッグ × 20 / ライナー袋 / ケース
32000-133	M		
32000-134	L		
32000-135	XL		

BioClean-D OverBoots

商品コード	サイズ	入数	梱包形態
32000-300	フリーサイズ	75 足 / ケース	1 足 / バッグ × 15 / ライナー袋 × 5 / ケース

総輸入販売元：
 
原田産業株式会社
ラボ・ファーマチーム

販売代理店：

大阪本社
 〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-2
 Tel: (06) 6244-0974 Fax: (06) 4704-9157

東京支店
 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-2-1
 東京海上日動ビル新館 5 階
 Tel: (03) 3213-8294 Fax: (03) 3213-8399

メールでのお問い合わせ：pharm@haradacorp.co.jp
 ※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。



“Drop-Down方式”
 を採用した
 ディスポウェア！