




着用動画はこちら




1 切れ目を水平に引き裂き、外袋と内袋を開封します



2 右手で内袋からSteridonを取り出します

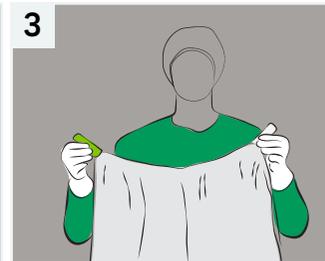


3 緑と白のタブを両手で持ちます (右手：緑、左手：白)

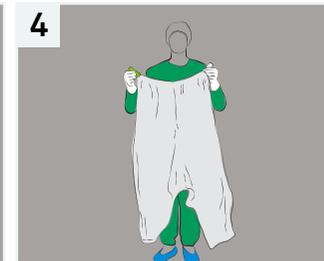


4 Steridonを軽く振ってほぐします  
このとき、床に触れないように  
注意して下さい




5 左腕を挿入し、次に右腕を挿入  
します

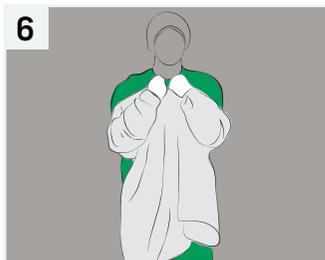

6 腕が通ったら、両手を胸の前に  
揃え、Steridonを頭の上から  
被ります

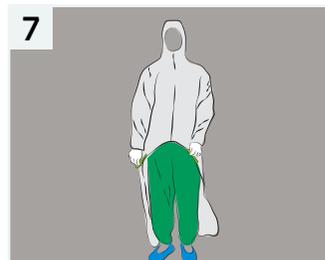


7 必要に応じて、両足外側のタブを  
軽くつかみ、腰の位置を整えます

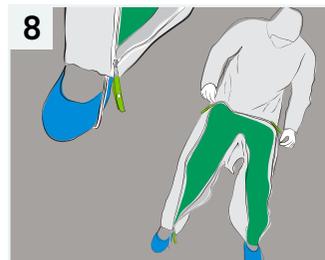


8 右足を上げ、開口部に足を入れ、  
フットループに通します



9 右足外側のタブを右手で持ちなが  
ら、左手でジッパーを上げていき  
ます

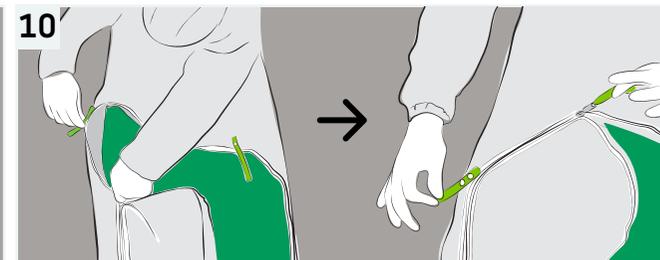


10 引き続き、右足外側のタブを持ちながら、ジッパーを体の中心部まで  
締めていきます

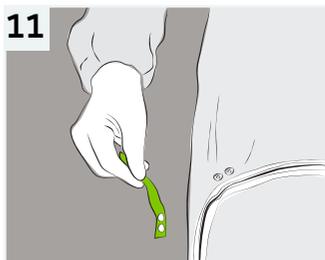

11 体の中心部までジッパーを締めたら、  
右足外側のタブを取り外して  
処分します




12 左足外側のタブを左手で持ちなが  
ら、右手でジッパーを体の中心部  
から左足下部へ下していきます

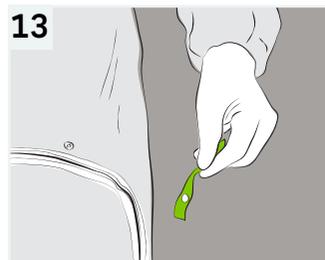

13 ジッパーを左足下部までしっかり  
と締めた後、左足外側のタブを取  
り外して処分します



14 ジッパーに付属しているタブを取  
り外して処分します

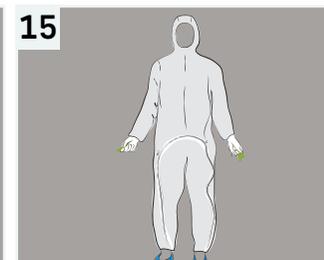

15 これにて、着用完了です