

# PurWipe®

Hydroflex

## N2-109 Fill Pack 滅菌





### 新発想!

ご用途に応じた薬剤をワイパーに含浸して  
使用できる Ready-To-Fill パッケージ



容器及び中身のワイパーはガンマ線滅菌済み。  
薬剤を注ぐだけで手軽に含浸ワイパーを準備できます。

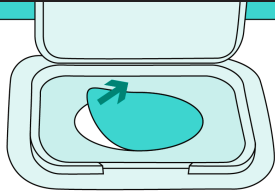
#### ご使用方法

<b>STEP 1</b> 	フタを開け、フィルムを剥がします。	<b>STEP 2</b> 	フタを持ち上げながら薬剤を 500ml 注ぎ、1分間待ちます。
<b>STEP 3</b> 	フタを閉め、ラベルに充填日を 記載します。	<b>STEP 4</b> 	5分後に薬剤が浸透し 使用できます。


強度と低発塵性を併せ持つポリエステル/ナイロン不織布を採用

#### 製品仕様

材 質：不織布（ポリエステル70%、ナイロン30%）  
サイズ：約23×23cm(9×9インチ)  
パッキング：ISOクラス5  
滅 菌：25kGyガンマ線滅菌(SAL10-6)  
成績書：COA、COI提供可能

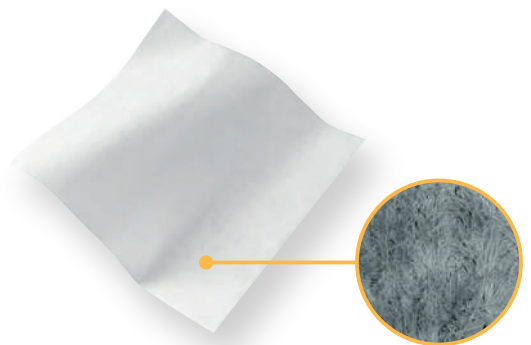

商品コード	商品名	梱包
31100-222	PurWipe N2-109 Fill Pack 滅菌	(40枚/パウチ×5)/袋×8=1600枚/ケース

 輸入販売元：  
**原田産業株式会社**  
ラボ・ファーマチーム

〈大阪〉  
〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-2  
TEL:06-6244-0974 / FAX:06-4704-9157

〈東京〉  
〒100-7026 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー26F  
TEL:03-3213-8294 / FAX:06-3213-8399

販売代理店