

キムテックピュア® A5 滅菌済アパレル 着用手順

着用前の準備

Step 1

靴の履きかえ、ヘアネットの着用など、更衣室への入室準備をします。

Step 2

手を洗い、無菌更衣用に1重目の手袋を装着します。

Step 3

マスク、フードを装着し、しっかりと固定します。

Step 4

カバーオールの袋を開封します。

Step 5

背中面の内部にあるブルーラインを掴みながら、カバーオールを取り出します。



Step 6

ブルーラインを目安にしながら、やさしくカバーオールを広げていきます。なお、ファスナーは予め開いていて、腕と脚部分は内側に折り込まれています。



着用時に床に付着しないように折り込まれている腕と脚部分はスナップで止まっていますが、着用時には簡単に外れる仕組みになっています。

着用方法

Step 7

腰にあるゴムの部分を目安に折り返して持ちます。



Step 8

つま先を伸ばしながら、片方の脚を入れます。脚を入れることによってスナップが外れます。



Step 9

もう片方の脚を同様にに入れて履きます。



Step 10

片方の腕を入れます。腕を入れていくと、スナップは外れます。



Step 11

もう一方の腕も同様に入れます。



Step 12

手首部分に付いている輪に親指を通します。



Final Step

脚を交差させて、生地が動かないようにしてから、ファスナー引き上げて閉めます。



カバーオール着用後

- ブーツカバーを着用します。
- ゴーグル、2重目の手袋を装着して完了です。

