


# 滅菌済手袋の装着手順

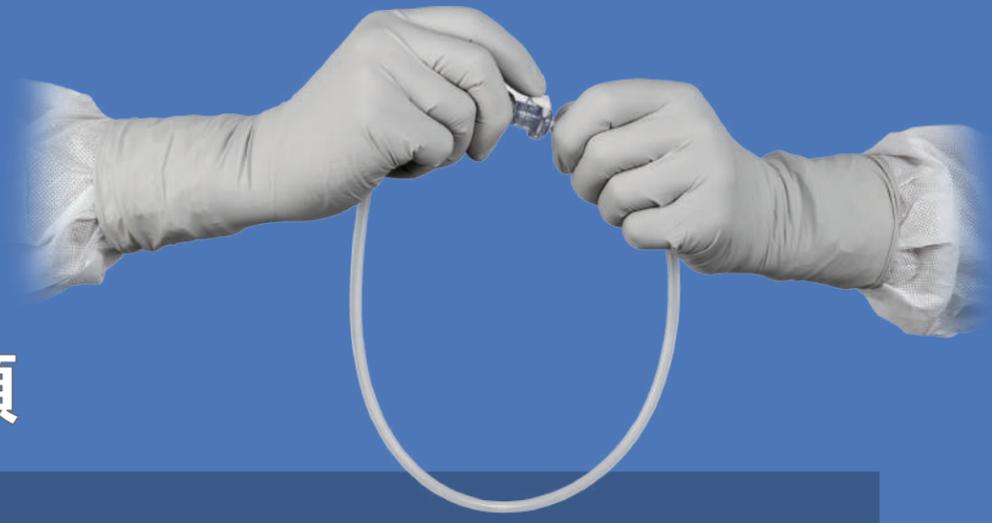

手袋を着用する前に、手をよく洗って乾かします。本手順では、左手から装着します。

\*写真はキムテックピュア® G3 スターリングニトリル1双パック滅菌済です。

## Step 1

パウチを開けて、インナーウォレットを取り出します。取り出したインナーウォレットの折り返しを指先で持ち、開きます。この際、手袋の外側に触れないよう注意して下さい。



## Step 2

左手の親指以外の4本を左手袋に入れます。親指を入れ、手首の折り返し部分を持ちながら、5本の指位置を合わせて引っ張ります。この際、手袋の外側に触れないよう、また爪を立てないように注意して下さい。なお、手首の折り返し部分はこの時点では広げず、右手の装着に移ります。



## Step 3

左手が右手袋の内側(折り返し部分の表面)に触れないよう注意しながら、左手の親指以外の4本を右手袋の手首折り返し部分に入れます。左手と同様に、右手を手袋に入れ、左手の4本指を手前に引くようにしながら、右手袋を装着します。右手袋の手首折り返し部分をそのまま広げていきます。



## Step 4

左手袋の手首折り返し部分を広げます。この際、右手が左手袋の内側に触れないよう注意して下さい。



## Step 5 (オプション)

2重装着で使用する場合は、1重目と同じステップで2重目を装着します。



**KIMTECH**  
PURE\* BRAND

\*この資料は参考資料です。

\*キムテックピュア® は、Kimberly-Clark社の商標あるいは登録商標です。